OPTIKA CLEANING KIT



15104 - CLEANING KIT

MEMBERSIHKAN MICROSCOPE:

Disarankan untuk menyimpan mikroskop di tempat yang kering dan bebas debu.

Sebuah mikroskop yang baik akan bertahan bertahun-tahun, bahkan ketika sering digunakan, asalkan itu tetap bebas dari debu dan dibersihkan secara teratur. Untuk membersihkannya, bahan dan produk non-abrasif harus digunakan. Secara umum, mikroskop harus dibersihkan setiap selesai menggunakannya.

Pembersihan harian terdiri dari penghilangan debu yang menumpuk pada lensa dan kotoran yang terletak di lensa eksternal eyepieces, karena kontak dengan alis dan kelopak mata. Untuk jenis pembersihan ini, cukup bersihkan debu dengan sikat debu. Untuk menghilangkan bintik-bintik lemak dan minyak jangan pernah menggunakan pelarut organik seperti cairan yang mengandung minyak. Dalam hal ini, cotton stick akan berguna kerena dapat menjangkau sudut yang sempit. untuk membersihkan bagian lensa objective meggunakan kain fiber yang telah di semprotkan cairan pembersih lensa.

MEMBERSIHKAN LAPTOP / TABLET:

Cara penggunaanya cukup mudah:

- Bersihkan terlebih dahulu dengan kuas pembersih jika terdapat debu-debu yang sulit dijangkau.
- Basahi kain lap dengan cairan pembersih
- Kemudian bersihkan layar menggunakan kain lap yang sudah dibasahi dengan cairan pembersih
- Jika kain lap sudah mulai kotor alangkah baiknya anda cuci terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal

Cleaning kit ini terdiri dari:

- 1. Cairan khusus untuk membersihkan lensa
- 2. 5x Cotton sticks
- 3. Kain fiber anti-statis 18 x 15 cm
- 4. 2x Smart tisu

